




# Alambic plantes et liqueurs

*Still for plants and liquors*

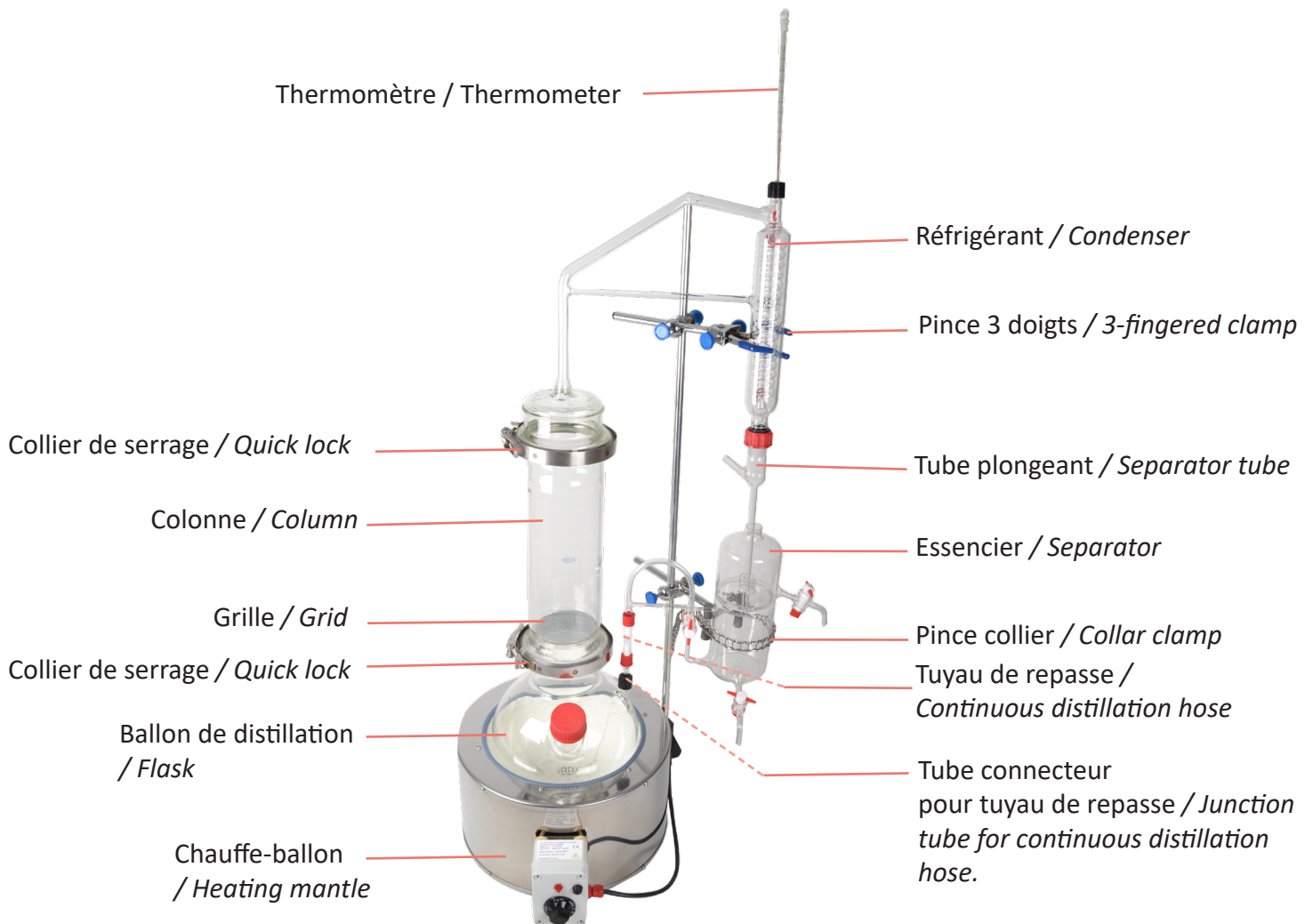

## Notice de montage User manual

LABORATOIRES DUJARDIN-SALLERON



- **Etape 1 / Step 1**

Mettre le ballon de 6L dans le chauffe ballon.  
Positionner la tige.

*Put the 6L flask in the heating mantle. Position the rod.*



- **Etape 2 / Step 2**

Installer le joint en silicone sur le col du ballon.

*Install the silicone gasket in the flask cover.*



- **Etape 3 / Step 3**

Installer la grille dans la colonne et placer la colonne sur le ballon.


*Set the grid at the bottom of the column and place the column on the flask.*



- **Etape 4 / Step 4**

Positionner le collier de serrage.

*Position the quick lock.*

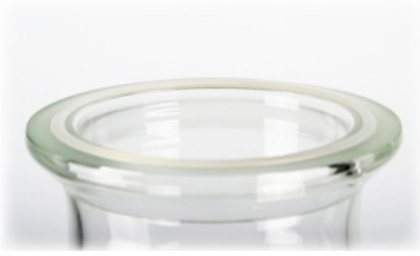

- **Etape 5 / Step 5**

Installer le joint en silicone sur le col de la colonne.

*Install the silicone gasket in the column cover.*



- **Etape 6 / Step 6**

Installer la pince 3 doigts sur la tige.

*Install the 3-finger clamp on the rod.*



- **Etape 7 / Step 7**

Installer le réfrigérant sur la colonne. Puis, ajuster la pince 3 doigts.

*Position the condenser on the column. Then, adjust the 3-finger clamp.*



- **Etape 8 / Step 8**

Positionner le collier de serrage.

*Position the quick lock.*



- **Etape 9 / Step 9**

Vérifier que le rodavis 24/29 soit bien placé.

*Check that the rodavis 24/29 is well placed.*



- **Etape 10 / Step 10**

Visser le tube plongeant à la sortie du réfrigérant.

*Screw the separator tube to the condenser outlet.*



- **Etape 11 / Step 11**

Placer l'essencier à l'aide de la pince collier.

*Install the separator using the collar clamp.*



- **Etape 12/ Step 12**

Insérer le tube connecteur et serrez légèrement au ballon de 6L.

*Insert the junction tube and lightly tighten.*



- **Etape 13 / Step 13**

Viser légèrement le tuyau de repasse au tube connecteur et à l'essencier.

*Lightly tighten continuous distillation hose to the junction tube and separator.*



- **Etape 14 / Step 14**

Installer le thermomètre.

*Install the thermometer.*

**Laboratoires Dujardin-Salleron**



872, route de la Gare  
37210 NOIZAY - FRANCE  
Tel : +33 (0)2 47 25 58 25  
Fax : +33 (0)2 47 25 58 30  
info@dujardin-salleron.com  
www.dujardin-salleron.com

